

PBS缓冲液（10×干粉）

【产品简介】 ◇PBS缓冲液（磷酸缓冲盐溶液），具有渗透压盐平衡、pH缓冲的作用，用PBS做缓冲液可减少破坏样品生物活性。可用于WB实验抗体稀释、孵育、洗膜，也可用于蛋白纯化、洗细胞、配制培养基等。

【货 号】 P1015

【规 格】 可配制1L

【保存条件】 常温避光保存

【使用方法】 加入500ml去离子水溶解干粉，搅拌均匀并用去离子水定容至 1L 即可得到10× PBS缓冲液，使用时稀释至1× 工作液。

【注意事项】

- ◆为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
- ◆本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。