

Super Time三合一抗体稀释液

- 【产品简介】**
- ◇本品是针对Western blot实验开发的，可有效缩短抗体孵育时间的通用抗体稀释液，可用于Western blot实验中一抗和二抗的稀释。
 - ◇本品采用封闭-孵育一体化配方，可直接转印完成后免封闭直接孵育抗体。
 - ◇本品不建议用于生物素的检测，因为组分中的稳定组分会对实验形成干扰，导致实验数据不准确。
 - ◇本品采用低吸附配方，对于特异性好的抗体可以采用简单洗涤流程即可获得干净的背景。
- 【货 号】** P1062
- 【规 格】** 100ml/500ml
- 【保存条件】** 4℃保存，有效期为1年。
- 【使用说明】**
1. 用本品将抗体按推荐稀释比稀释后备用；
 2. 将转印完成的膜用TBS/PBS洗去多余的转膜液（过一下即可），倒入稀释好的一抗，室温摇床孵育15min；
 3. 用TBST/PBST摇床（100~150rpm）洗涤孵育完成的膜3次，每次5min；
 4. 将洗涤好的膜转入稀释好的二抗中，室温摇床孵育15min；
 5. 用TBST/PBST摇床（100~150rpm）洗涤孵育完成的膜3次，每次5min；
 6. 洗涤完成后即可显影验证。
- 【注意事项】**
- ◆如果因为封闭不完全出现严重非特异或者高背景时，可以用5%脱脂牛奶或本稀释液先进行正常封闭，这样可以明显改善背景和非特异情况。
 - ◆如果出现洗涤不全导致高背景时，可适当提高TBST/PBST中去污剂的含量，或者增加洗涤时间和洗涤强度，加强洗涤效果。
 - ◆本品稀释的抗体可在4℃保存1个月，稀释后的抗体可重复使用2~3次。
 - ◆为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
 - ◆本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。