

WB膜再生液（碱性）

- 【产品简介】**
- ◇WB膜再生液又称一抗二抗去除液，可用于Western中硝酸纤维素膜和PVDF膜的抗体去除。
 - ◇使用WB膜再生液，可在不影响膜上的蛋白前提下去掉膜上结合的一抗二抗。即得一张电转后的膜，只需重新封闭，就可以孵育不同的抗体。
 - ◇通过使用WB膜再生液，不仅节约样品、省去重新蛋白电泳和电转等步骤，还避免了重新上样带来的误差。

【货 号】 P1030

【规 格】 100ml/瓶

【保存条件】 室温保存，有效期一年。

- 【使用方法】**
- 1、将膜充分浸泡在WB膜再生液，30~37℃洗脱10-30min。（抗体洗脱的时间长短可根据不同抗体类型和结合程度进行优化）。
 - 2、取出膜后，用蒸馏水洗5min，重复3次。
 - 3、显影，确认已去掉抗体。（如果未除去干净可以重复第1和第2步骤直到去除干净）
 - 4、取出膜后，再用蒸馏水洗5min，重复3次，洗去残留的显影液。
 - 5、重新封闭，孵育一抗二抗，显影。

- 【注意事项】**
- ◆WB膜再生液是在不影响膜上抗原的前提下洗掉抗体，但实际操作抗体洗脱的程度主要受到膜类型、抗体类型、样品类型、抗原抗体结合力度的影响。
 - ◆WB膜再生液作用时，温度越高，抗体去除越快，同时膜的损耗也加快，膜上抗原被洗脱下来的风险也越高。请在合适的温度使用本产品。
 - ◆膜上抗原含量越高，WB膜再生液需要的作用时间越长。
 - ◆WB膜再生液适用于ECL和类似化学发光试剂的检测。
 - ◆WB膜再生液经过多个抗体的检测试验，通常可以重复利用膜2-3次。
 - ◆膜洗掉抗体后及时取出来洗掉去除液,避免长期把膜泡在WB膜再生液中。
 - ◆避免膜干燥。
 - ◆为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
 - ◆本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。