

青霉素-链霉素溶液 (100×)

- 【产品简介】** ◇青霉素-链霉素是一种氨基糖苷-β-内酰胺抗生素组合溶液。它具有广谱杀菌活性，特别是革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。本产品经过滤除菌，可直接用于细胞培养。
- ◇青霉素-链霉素溶液(100×) (Penicillin-Streptomycin Solution, 100×)是用0.9%的氯化钠溶液配置而成的，其中青霉素的含量为10kU/ml，链霉素的含量为10mg/ml。
- ◇在细胞培养中推荐的青霉素的工作浓度为100U/ml，链霉素的工作浓度为0.1mg/ml，即按100倍稀释即可使用。
- 【货 号】** C2009
- 【规 格】** 100ml
- 【保存条件】** -20℃保存，有效期 12 个月。建议按需分装，避免反复冻融。
- 【使用方法】** 按 1:100 的稀释度直接添加至无菌的细胞培养基中即可使用。
- 【注意事项】** ◆本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。