

PBS缓冲液（10×干粉）

- 【产品简介】** ◇PBS缓冲液（磷酸缓冲盐溶液），具有渗透压盐平衡、pH缓冲的作用，用PBS做缓冲液可减少破坏样品生物活性。可用于WB实验抗体稀释、孵育、洗膜，也可用于蛋白纯化、洗细胞、配制培养基等。
- 【货 号】** P1015
- 【规 格】** 可配制1L
- 【保存条件】** 常温避光保存
- 【使用方法】** 加入500ml去离子水溶解干粉，搅拌均匀并用去离子水定容至 1L 即可得到10× PBS缓冲液，使用时稀释至1× 工作液。
- 【注意事项】**
- ◆为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
 - ◆本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。