

## 10×SDS-PAGE快速电泳缓冲液

- 【产品简介】** ◇ 本公司生产的10×SDS-PAGE快速电泳缓冲液是基于普通电泳缓冲液开发而来，适用于 Tris-Glycine缓冲系统的SDS-PAGE凝胶。
- ◇ 本产品能明显缩短电泳时间，提高实验效率。
- ◇ 本产品添加了特殊的试剂，在提升实验效率时又能降低大电压带来的烧胶风险。

**【货号】** P1037

**【规格】** 100ml/500ml

**【保存条件】** 室温保存，有效期一年

**【使用方法】** 本产品为 10×浓缩干粉，使用前配置成 1×工作液即可使用。

电泳条件参考：（以 10%浓度的 SDS-PAGE 凝胶为例）

恒压	预估电泳时间
150V	45min
200V	30min
250V	25min

注：电泳时间受凝胶浓度和厚度影响，请根据具体实验酌情调整。

- 【注意事项】**
- ◆ 电泳缓冲液稀释后建议 4℃ 保存，最长不超过 2 周，若出现变黄请弃用。
  - ◆ 本电泳缓冲液可重复使用 3 次无明显差异，超过次数后请弃用。
  - ◆ 为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
  - ◆ 本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。