

Western快速封闭液（TBS系统）

- 【产品简介】**
- ◇Western快速封闭液是新一代封闭液，相较于传统的基于BSA、脱脂奶粉、酪蛋白等的封闭液，本产品具有快速和高效的优点。
 - ◇快速，本封闭液的封闭时间通常仅需5~15分钟就可完成，且具有更强的信噪比。
 - ◇低背景，相比常规封闭液，本封闭液中不含血清和白蛋白，具有更低的背景。
 - ◇本产品配制在TBS中，不含去垢剂。

【货 号】 P1039

【规 格】 100ml

【保存条件】 4℃保存，有效期为1年，长期不使用-20℃保存。

- 【使用说明】**
- 1、完成转膜后，用洗膜液洗涤蛋白膜1~2min。
 - 2、根据膜大小在适当的容器中加入Western快速封闭液（加多少根据膜的大小而定，以能完全浸没膜为准）。
 - 3、将膜转移至封闭液中，使封闭液完全浸没膜，置于水平摇床上封闭5~15min（通常10min即可达到常规BSA封闭1小时的效果）。
 - 4、待封闭完成后即可用于后续实验。

- 【注意事项】**
- ◆常规封闭 10min 左右即可获得良好的使用效果，但对于一些背景非常高的抗体，可以适当的延长封闭时间以获得更好的封闭效果。
 - ◆对于高背景的情况，可以适量添加去垢剂（如：0.05%~0.1%的 Tween-20 或曲拉通-100）以增强信噪比。
 - ◆为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
 - ◆本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。