

增强型抗体稀释液

- 【产品简介】**
- ◇ 本产品针对免疫反应（Western blot、ELISA）实验开发而成，可有效提高抗体敏感性及降低背景。
 - ◇ 本品对低亲和性的抗体具有提高抗原抗体反应的作用，使其反应的信号大大提高，通过对抗体及本产品进行优化，使得背景大大降低，获得较高的信噪比。
 - ◇ 本产品对磷酸化抗体也能起到很好的效果。
- 【货 号】** P1052
- 【规 格】** 10ml/100ml
- 【保存条件】** 4℃保存，有效期为1年。
- 【使用说明】**
- 1、封闭洗涤膜后，取出适量的抗体稀释液，加入适量的抗体，混匀。
 - 2、用镊子夹起膜，膜的一端放在吸水纸上，去掉多余的洗涤液（如：PBS/TBS/PBST/PBST）。
 - 3、膜浸泡在加入抗体的抗体稀释液，摇床室温孵育一小时。
 - 4、孵育结束后用 TBST 摇床洗涤3次，每次 10 分钟。
- 【注意事项】**
- ◆ 为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
 - ◆ 本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。