

Super Time即用型HRP-GAPDH内参染色液

- 【产品简介】** ◇本品是针对Western blot实验开发的, 可用于Western blot实验中GAPDH内参的快速孵育检测, 能在30min内完成内参的检测。
◇本品采用封闭-孵育一体化配方, 可直接转印完成后免封闭直接孵育。
◇本品采用即用型配方, 无需自己稀释。
- 【货 号】** P1066
- 【规 格】** 10ml/50ml
- 【保存条件】** 4℃保存, 有效期为6个月。
- 【使用说明】** 1. 将转印完成的膜用TBS/PBS洗去多余的转膜液(过一下即可), 倒入Super Time即用型HRP-GAPDH内参染色液, 室温摇床孵育15min;
2. 用TBST/PBST摇床(100~150rpm)洗涤孵育完成的膜3次, 每次5min;
3. 洗涤完成后即可显影验证。
- 【注意事项】** ◆如果因为封闭不完全出现严重非特异或者高背景时, 可以用5%脱脂牛奶先进行正常封闭, 这样可以明显改善背景和非特异情况。
◆如果出现洗涤不全导致高背景时, 可适当提高TBST/PBST中去污剂的含量, 或者增加洗涤时间和洗涤强度, 加强洗涤效果。
◆本品回收后可重复使用2~3次。
◆为了您的身体安全及健康, 请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
◆本产品仅限于科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。