

预染蛋白分子量标准 (10-310kDa)

【产品简介】 ◇ 本公司生产的预染蛋白分子量标准 (Prestained Color Protein Marker) 包含了10kDa到310kDa共12种纯化的预染蛋白质。

◇ 12条参考条带分别与蓝色、绿色和红色发光基团共价键连接, 其中绿色蛋白条带代表分子量25kDa; 红色蛋白条带代表分子量75kDa和310kDa, 其余条带均为蓝色。


【货 号】 P1202

【规 格】 50ul/250ul/支

【保存条件】 -20℃ 保存, 有效期一年

【使用方法】 本产品可直接上样使用, 请勿加热、稀释或使用还原剂处理。常规上样量为每孔槽 3~5ul, 即可清晰的展示电泳过程中蛋白分子量的变化。若使用较大或较厚的蛋白质电泳凝胶, 建议依照情况增加上样体积。

【实验案例】

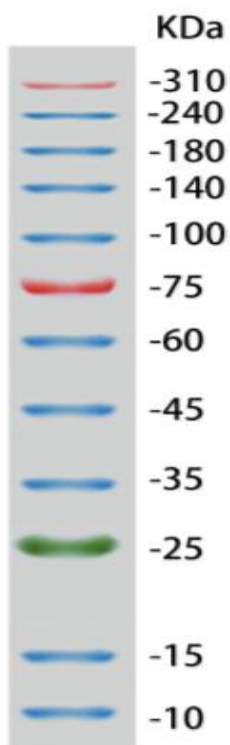

10%PAGE 凝胶

【注意事项】 ◆ 为了您的身体安全及健康, 请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
◆ 本产品仅限于科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。