

APS 粉末

【产品简介】 过硫酸铵是一种白色晶体，有潮解性，具有强氧化性和腐蚀性，易溶于水，常用作促进丙烯酰胺凝胶聚合的催化剂。

【货 号】 P1209

【规 格】 1g/管

【保存条件】 干粉可于室温保存，有效期为1年。配制好的溶液可于-20℃冻存，有效期为半年。使用时于4℃保存，溶液在4℃保存可使用1周左右，最好不超过2周，超过期限会失去催化作用。

【使用说明】

1. 将一管APS粉末溶解于去离子水中，再定容至10ml，即可得到10% APS溶液。小份（500ul）分装后，于-20℃保存。
2. APS在水溶液中不稳定，最好即配即用。
3. 配制好的溶液可于-20℃冻存，使用时改到4℃保存，溶液在4℃保存可使用1周左右，最好不超过2周，超过期限会失去催化作用。

【注意事项】

1. 为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
2. 本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。