

一抗稀释液

- 【产品简介】 ◇Western一抗稀释液是最新一代的高效抗体稀释液，总体效果显著优于传统的基于BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉等的抗 稀释液。
◇本稀释液不含血清和白蛋白，确保极高的信噪比。

【货 号】 P1056

【规 格】 100ml/500ml

【保存条件】 4℃保存，一年有效。

- 【使用方法】 1、封闭洗涤膜后，取出适量的抗体稀释液，加入适量的抗体，混匀。
2、用镊子夹起膜，膜的一端放在吸水纸上，去掉多余的洗涤液（如：PBS/TBS/PBST/TBST）。
3、膜浸泡在加入抗体的抗体稀释液，室温孵育或者 4℃孵育 1.5~2 小时。
4、夹起膜，洗涤液洗掉多余的抗体即可。

- 【注意事项】 ◆试剂中不含有动物源的蛋白、磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂，适用于包括 HRP，AP 标记的抗体。
◆适用于 PVDF 膜和 NC 膜。
◆夹膜时，应使用平头镊子，并仅轻轻夹取其边角，操作过程须避免膜表面产生划痕、折痕或压痕等痕迹。
◆膜孵育抗体前，尽可能去掉膜上多余的液体。
◆膜一经浸润或者活化，需一直保持湿润，否则可能会产生难以封闭的异常背景。
◆为了使稀释的抗体可以反复多次使用，孵育结束后稀释的抗体应立即存放在4℃，以 便于后续重复使用。
◆孵育时，一张膜一个孵育空间，避免孵育过程膜和膜贴在一起，影响孵育效果。
◆一般稀释后的抗体 4℃可以使用一个月，甚至更长时间。
◆稀释后的抗体具体时效，主要根据抗体性质，孵育的时间，孵育的温度，孵育的次数，稀释抗体的体积等影响。
◆本产品信噪比较高，请提前摸索最佳的抗体稀释度，以便达到最佳效果。
◆本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。