

快速考马斯亮蓝染色液

- 【产品简介】** ◇快速考马斯亮蓝染色液是基于考马斯亮蓝G250开发而来，可用于SDS-PAGE或非变性PAGE等蛋白凝胶的无污染、快速、高灵敏染色，或Western转膜后PAGE胶上残余蛋白的检测。15min即可检测到100ng条带，约30min可检测到10ng条带，约60分钟即可获得背景非常低的凝胶染色带。
- ◇本品采用环保配方，用水就可以正常脱色，不需要用甲醇和乙酸进行脱色，从而达到快速观察的效果。
- 【货 号】** P1063
- 【规 格】** 250ml/500ml
- 【保存条件】** 室温保存，有效期一年。
- 【使用说明】**
- 1、用纯净水将电泳完成的凝胶洗净（水没过凝胶，摇床洗涤5min）
 - 2、倒掉纯净水，倒入快速考马斯亮蓝染色液（以没过凝胶为准），静置15min
 - 3、待染色完成后再用纯净水洗脱染色液（摇床2~5min）即可观察染色效果。
- 【注意事项】**
- ◆15min 染色如果达不到想要的效果时，可以适当延长染色时间。
 - ◆染色效果不好时可以适当提高温度，这样有助于染料的侵入，获得更好的效果。
 - ◆为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
 - ◆本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。